


## USO DEL SHAKER

1. Conectar el equipo al tomacorriente.
2. Verificar que los anillos que se necesiten según el volumen del frasco a utilizar se encuentren atornillados dentro del equipo. De no ser así, buscar el adecuado en la caja y colocarlo.
3. Encender en el botón verde al costado.
4. Se encenderá la pantalla frontal, presionar “Main Display”. Se observarán los parámetros de temperatura y velocidad.
5. Colocar los frascos en los anillos, asegurarse de que no se encuentren flojos y todo esté correctamente tapado para evitar derrames. Bajar la tapa del equipo.



6. Para cambiar los parámetros, presionar “SET” e introducir el valor en la pantalla que se mostrará, una vez listos ambos, presionar “START” (en caso de querer modificarlo pero que aún no comience el cambio de temperatura o la agitación, presionar “ENTER”).

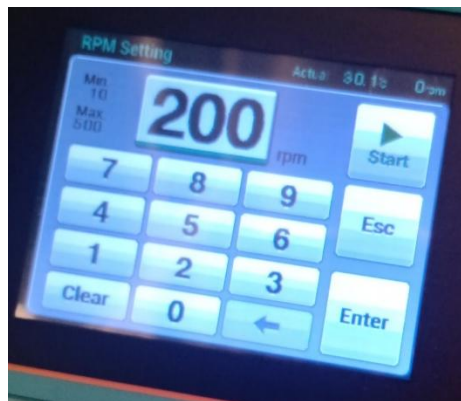

7. En el botón de pausar/reanudar, que se muestra en la imagen de abajo, se inicia o detienen la agitación y la temperatura en caso de necesitar levantar la puerta y sacar o ingresar frascos.
8. Anotarse en la bitácora de uso del equipo.
9. Una vez finalizado el tiempo de agitación, pausar los parámetros, sacar los frascos, bajar la tapa y apagar el botón verde. Desconectar el equipo.



Lámpara

Pantalla

Pausar/Reanudar